

U

GAMA



Congeladores de temperatura ultrabaja

B Medical Systems | Gama U

Los congeladores de temperatura ultrabaja están previstos para almacenar componentes sanguíneos y plasma sanguíneo, células humanas, tejidos, vacunas con virus vivo y otras muestras de laboratorio a temperaturas ultrabajas de hasta -86°C . Los dispositivos incluyen un sistema de alarma integrado que advierte contra excursiones de temperatura inesperadas y cortes de energía.

Conforme DIN 13277 | Dispositivos Médicos según MDR (EU) 2017/745, Clase IIa

8

MODELOS



$-86^{\circ}\text{C} > -20^{\circ}\text{C}$
TEMPERATURA (Ajustable)



17000 > 69K
VIALES (2ml)



150 > 600
BOLSAS DE PLASMA (350ml)

SN/T

CLASE CLIMÁTICA



medical
systems

SAVING LIVES
THROUGH RELIABLE
AND INNOVATIVE
TECHNOLOGY

Blood Management Solutions



Estándares de seguridad

B Medical Systems

Los estándares de seguridad desarrollados por B Medical Systems definen las características técnicas de un producto. Estos garantizan el almacenamiento seguro de los preparados, así como la fijación de los más altos estándares de seguridad para el usuario.

PREMIUM LINE	
●	Electrónica de B Medical Systems
●	Pantalla táctil completa de 7" B Medical Systems
●	Indicador de control de red y visualización digital de temperatura (resolución: 0.1°C)
●	Alarma independiente de la red con batería integrada. Se encarga de la función de alarma y de las mediciones de las temperaturas en caso de corte de corriente durante al menos 48 h
●	Señal de alarma acústica y óptica en caso de alarma de temperatura y fallo de red
●	El historial de la electrónica almacena todos los valores importantes durante una alarma de temperatura: tempe. mín., máx., promedio y duración de la alarma
●	Señal de alarma remota (mediante contacto sin potencial) en caso de alarma de temperatura (contacto inversor)
●	Alarma de puerta abierta (óptica / acústica)
●	Diseñado y comprobado para la clase climática SN / T (rango de temperatura ambiente de +10°C hasta +43°C)
●	Cámara interior de acero inoxidable
●	Señal de alarma remota adicional (mediante contacto sin potencial) en caso de fallo de red (contacto inversor)
●	Ruedas articuladas de accionamiento suave para una máxima adaptabilidad al espacio
○	Refrigeración por agua externa
○	Sensor de temperatura ambiente
●	Interfaz ethernet para visualizar todas las funciones de myo y control (ajustes de hardware y software) mediante software de monitorización "B Connected en aparato periférico (ordenador)
○	"B Connected - Software universal para monitorear dispositivos de refrigeración incluyendo la adquisición, el registro y la visualización de datos de temperatura
○	Dispositivo de Monitoreo Remoto de Temperatura integrado (RTMD), ofrecen monitoreo remoto de temperatura en tiempo real a nivel mundial, acceso a la información a través de la WEB y el módulo GPS

Congeladores de temperatura ultrabaja

B Medical Systems | Gama U

De conformidad con las regulaciones y directivas nacionales e internacionales sobre dispositivos médicos, ofreciendo fiabilidad, eficiencia y seguridad a precios óptimos.

8 modelos • Volumen 232 > 949 L • Temperatura ajustable -86°C > -20°C • Clase climática SN/T • Conforme DIN 13277 | MDR (EU) 2017/745, Clase IIa

MODELOS U201-401-401V-501-501V-701-701V-901 | PREMIUM LINE



Exclusiva manija de barra con electrónica integrada


Todas las funciones son fácilmente accesibles:

- Control digital con todas las funciones
- Pantalla táctil completa de 7" B Medical Systems integrada a una altura óptima en la manija de la puerta, con conexión preinstalada que permite las funciones exclusivas de monitoreo °B Connected

- Mango ergonómico de la puerta para operaciones sin interrupciones y durabilidad

Tecnología avanzada

- El sistema de refrigeración montado en la parte inferior ofrece un fácil acceso y un espacio de almacenamiento optimizado
 - Utiliza refrigerantes verdes con cero potencial de agotamiento del ozono (ODP)
- La exclusiva tecnología de evaporador garantiza una distribución uniforme del aire frío y elimina la obstrucción del aceite
 - Los modelos U401V, U501V y U701V ofrecen, gracias a su innovadora tecnología, una uniformidad superior de la temperatura y recuperación tras la apertura de la puerta con un bajo consumo energético incluso durante un uso intensivo.

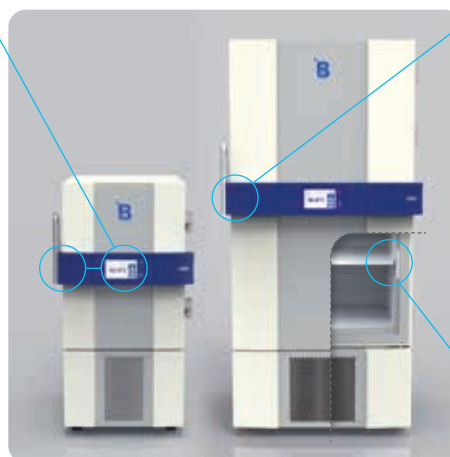


Características especiales

- Válvula de liberación de presión integrada en la puerta, lo que permite la apertura más rápida con un movimiento y el acceso sencillo para la limpieza
- Puertas con aislamiento interior para una pérdida de frío considerablemente menor durante su apertura
- Excelente capacidad de almacenamiento y modularidad - Amplia gama de racks para cada necesidad

Materiales de alta calidad

- Construcción de acero inoxidable con un revestimiento antibacteriano externo que garantiza durabilidad e higiene
- Las robustas bisagras de la puerta aseguran un sellado seguro, evitando la acumulación de escarcha

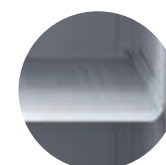

Los congeladores de temperatura ultrabaja están previstos para almacenar componentes sanguíneos y plasma sanguíneo, células humanas, tejidos, vacunas con virus vivo y otras muestras de laboratorio a temperaturas ultrabajas de hasta -86°C. Los dispositivos incluyen un sistema de alarma integrado que advierte contra excursiones de temperatura inesperadas y cortes de energía. Los modelos U reflejan los máximos y más estrictos requerimientos con tecnología de vanguardia y economía. El sistema de frío está perfectamente adaptado por lo que respecta a consumo energético, disipación de calor y generación de ruido. La temperatura es ajustable entre -86°C y -20°C.



Datos técnicos

Congeladores de temperatura ultrabaja



Temperatura ultrabaja		U201		U401		U401V*2		U501		U501V*2	
Volumen bruto / neto (l)		232 / 217		478 / 454		477 / 454		634 / 602		633 / 602	
Almacena- miento*1	Viales	17000 (2ml)		34500 (2ml)		34500 (2ml)		46000 (2ml)		46000 (2ml)	
	Cryoboxes	170 (modelo H50)		345 (modelo H50)		345 (modelo H50)		460 (modelo H50)		460 (modelo H50)	
	Bolsas de plasma	150 (350ml)		300 (350ml)		300 (350ml)		400 (350ml)		400 (350ml)	
Temperatura preconfigurada (Set Point)		-82°C		-82°C		-80°C		-82°C		-80°C	
Rango de temperatura configurable <i>puede configurar en pasos de 0.1°C</i>		-86°C a -20°C									
Temperatura de alarma de frío / calor		-87°C / -77°C		-87°C / -77°C		-85°C / -75°C		-87°C / -77°C		-85°C / -75°C	
Clase climática (rango de temperatura)		SN / T (+10°C a +43°C)									
Descongelación		Manual									
Refrigerante		R290 / R170									
Dimensiones exteriores al x an x fo (mm)		1293 x 699 x 1039		1988 x 699 x 1039		1988 x 699 x 1039		1988 x 845 x 1039		1988 x 845 x 1039	
Dimensiones interiores al x an x fo (mm)		657 x 447 x 738		1375 x 447 x 738		1375 x 447 x 738		1375 x 593 x 738		1375 x 593 x 738	
Peso neto con equipo estándar (kg)		195		250		262		276		285	
Energy Saver	Rango de tensión (V)	230	220	230	220	220-240		230	220	220-240	
	Frecuencia (Hz)	50	60	50	60	50-60		50	60	50-60	
	Potencia (W)	2000	2000	2000	2000	2000		2000	2000	2000	
	Consumo de energía (kWh/24h)	13.5	13.5	11.0	12.5	a 20°C : 6.7 (-80°C) / 5.5 (-70°C)		11.3	12.5	a 20°C : 7.1 (-80°C) / 6.0 (-70°C)	
	Calor disipado (Kcal/h): air / water cooled	209 / 115	338 / 125	326 / 121	405 / 150	291.6 / -		404 / 149	433 / 160	297.7 / -	
	Tiempo de marcha del compresor (%)	48	48	46	44	-		51	47	-	
	Nivel de ruido (dB(A)) <i>(a 1m de altura y a 1m de distancia)</i>	49	50	49	50	46		52	53	46	
	Hold over time (-80°C a -60°C)	1.8 h	1.8 h	2.1 h	2.1 h	1.82 h		2.7 h	2.7 h	1.37 h	



Datos técnicos

Congeladores de temperatura ultrabaja



	U701	U701V*2	U901
Volumen bruto / neto (l)	791 / 751	790 / 751	949 / 900
Almacenamiento*1	Viales	57500 (2ml)	69000 (2ml)
	Cryoboxes	575 (modelo H50)	690 (modelo H50)
	Bolsas de plasma	500 (350ml)	600 (350ml)
Temperatura preconfigurada (Set Point)	-82°C	-80°C	-82°C
Rango de temperatura configurable puede configurar en pasos de 0.1°C	-86°C a -20°C		
Temperatura de alarma de frío / calor	-87°C / -77°C	-85°C / -75°C	-87°C / -77°C
Clase climática (rango de temperatura)	SN / T (+10°C a +43°C)		
Descongelación	Manual		
Refrigerante	R290 / R170		
Dimensiones exteriores al x an x fo (mm)	1988 x 992 x 1039	1988 x 992 x 1039	1988 x 1139 x 1039
Dimensiones interiores al x an x fo (mm)	1375 x 740 x 738	1375 x 740 x 738	1375 x 887 x 738
Peso neto con equipo estándar (kg)	297	305	320


Energy Saver	Rango de tensión (V)	230	220	115	220-240	230	220
	Frecuencia (Hz)	50	60	60	50-60	50	60
	Potencia (W)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Consumo de energía (kWh/24h)	11.9	13.5	10.6	a 20°C : 7.5 (-80°C) / 6.3 (-70°C)	12.4	15.5
	Calor disipado (Kcal/h): air / water cooled	426 / 158	511 / 189	645 / -	309.54 / -	444 / 164	567 / 210
	Tiempo de marcha del compresor (%)	50	55	57	-	59	61
	Nivel de ruido (dB(A)) (a 1m de altura y a 1m de distancia)	48	49	47	46	51	52
	Hold over time (-80°C a -60°C)	2.5 h	2.5 h	2.5 h	2.2 h	2.3 h	2.3 h

“STABLE RUNNING (TERMOESTABILIDAD)” A MODO DE EJEMPLO

Para todos los modelos pueden solicitarse curvas de distribución de la temperatura para las fases “Cool Down (enfriamiento)”, “Stable Running (termoestabilidad)”, y “Hold Over (curvas de temperatura, p. ej., en caso de corte eléctrico)” para diferentes tensiones. Con cálculo en 5 puntos de medición por piso o compartimento (sin cargar).

U701V

Temperatura ambiente: +20°C
Set Point: -80°C
T-min: -81.6°C
T-max: -75.2°C
T-promedio: -78.5°C

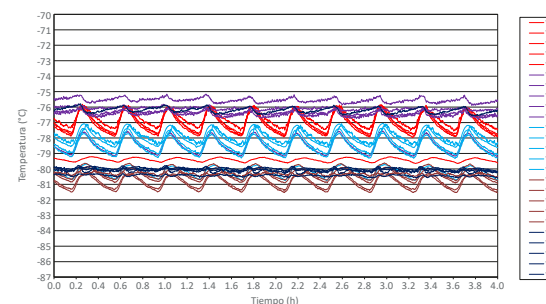

*1 Solamente a título indicativo. Valores sujetos a cambios. *2 V significa tecnología de refrigeración de velocidad variable. Todos los valores son calculados a +25°C de temperatura ambiente, -82°C de temperatura preconfigurada (Setpoint) y sin carga. Reservado el derecho de modificación sin aviso previo. Las ilustraciones muestran a veces accesorios opcionales. Las cantidades son aproximadas y pueden variar en cuanto al número de bolsas realmente almacenadas y las distintas especificaciones del fabricante de las bolsas disponibles en el mercado, el tamaño real de la bolsa y el modo de carga personal del usuario.

SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY



Datos técnicos

Congeladores de temperatura ultrabaja



U201 / U401 / U401V / U501 / U501V / U701 / U701V / U901

<i>Sensor de regulación</i>		PT1000, a $\pm 0^{\circ}\text{C} \pm 0.1^{\circ}\text{C}$
<i>Sensor indicador</i> <i>en líquido de referencia 100 ml DOW</i> <i>Corning 200-5CST (Aceite de silicona)</i>		PT1000, a $\pm 0^{\circ}\text{C} \pm 0.1^{\circ}\text{C}$
<i>Accu data</i> <i>tiempo de funcionamiento del panel de control</i> <i>cuando el suministro eléctrico falla</i>		12 V - 10.0 Aal / 48h
<i>Humedad relativa a +32°C</i>		$\leq 75\%$
<i>Aislamiento de la puerta (poliuretano)</i>		65-82 mm PU con 20 mm VIP
<i>Aislamiento de la carcasa (poliuretano)</i>		77-82 mm PU con 20-30 mm VIP
<i>Material</i>	<i>Interior del armario / de la puerta</i>	Acero inoxidable (1.4301)
	<i>Exterior del armario / de la puerta</i>	DX51D + Z100 revestida
	<i>Puertas int. individuales</i>	Aluminio anodizado
<i>Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos</i>		MDR (EU) 2017/745, Clase IIa (modelos: 230 V - 50 Hz & 220-240 V - 50/60 Hz)
<i>Directiva CEM (compatibilidad electromagnética)</i>		2014 / 30 / EU (modelos: 230 V - 50 Hz & 220-240 V - 50/60 Hz)
<i>Directiva de Baja Tensión</i>		2014 / 35 / EU (modelos: 230 V - 50 Hz & 220-240 V - 50/60 Hz)
<i>Regulación FDA de Dispositivos Médicos</i>		21CFR Part 864.9700, Clase II (modelos: 220 V - 60 Hz)
<i>Certificado cCSAus</i>		Sj (modelos: 220 V - 60 Hz)
<i>Clase de sala limpia ISO 14644-1</i>		Clase 5 (Clase 4 para los modelos de velocidad variable)



Equipo General



PANTALLA TÁCTIL COMPLETA 7"




MANIJA DE PUERTA ERGONÓMICO




PUERTAS INTERIORES INDIVIDUALES

También disponible con 4 puertas interiores individuales

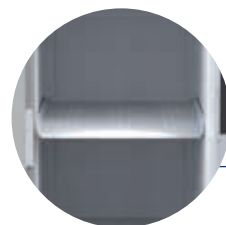

ST-BANDEJA (ST= ACERO INOXIDABLE)

	U201	U401 / U401V	U501 / U501V	U701 / U701V	U901
<i>Electrónica B Medical Systems</i>	●	●	●	●	●
<i>Pantalla táctil completa 7"</i>	●	●	●	●	●
<i>Manija de puerta ergonómico</i>	●	●	●	●	●
<i>Apertura y cierre con mecanismo 'para uso rudo' de bloqueo de puerta</i>	●	●	●	●	●
<i>Válvula reguladora de presión integrada</i>	●	●	●	●	●
<i>Puertas interiores individuales para minimizar las pérdidas de aire frío</i>	● 1	● 2 ○ 4	● 2 ○ 4	● 2 ○ 4	● 2 ○ 4
<i>ST-Byeja</i>	● 1	● 3	● 3	● 3	● 3
<i>Interfaz ethernet</i>	●	●	●	●	●
<i>*B Connected - Software de monitoreo</i>	○	○	○	○	○
<i>Dispositivo de Monitoreo Remoto de Temperatura integrado (RTMD)</i>	●	●	●	●	●
<i>Sensor de temperatura ambiente</i>	○	○	○	○	○
<i>Señal de alarma (contacto sin potencial) en caso de fallo en el suministro eléctrico</i>	●	●	●	●	●
<i>Ejecución en el local para sensor externo (del cliente)</i>	●	●	●	●	●
<i>Refrigeración por agua externa*</i>	○	○	○	○	○
<i>Sistema de refrigeración de emergencia CO2-BackUp</i>	○	○	○	○	○
<i>Ruedas de accionamiento suave</i>	● 4	● 4	● 4	● 4	● 4
<i>Bisagras de puerta a derecha izquierda</i>	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○

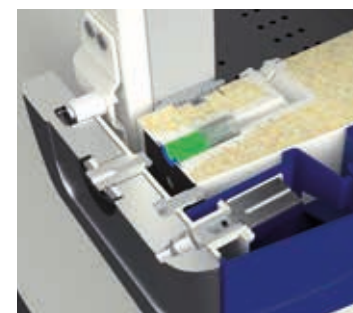

VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN INTEGRADA


Esta manija de aluminio fundido ofrece una sensación fuerte y ergonómica que permite al usuario abrir la puerta con una mano. Dentro de los congeladores, el vacío se eliminará automáticamente a través de una válvula de liberación, ubicada en la puerta, para permitir una fácil limpieza.

La manija está equipada con una cerradura eléctrica que se puede desactivar a través de la interfaz de usuario.


● Estándar ○ Opcional - No disponible

* No aplicable para los modelos de velocidad variable (U401V / U501V / U701V). Reservado el derecho de modificación sin aviso previo.


SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

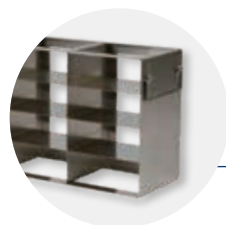


CRYO-RACK
Disponible para
Cryoboxes
H50 / H75 / H100

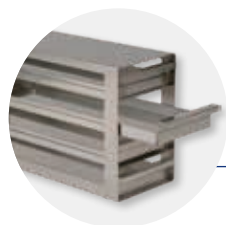

D-RACK
Disponible para
Cryoboxes
H50 / H75 / H100

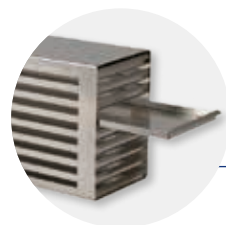

**D-RACK
DE MICRO-
TITULACIÓN**

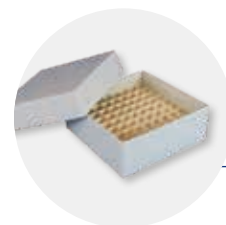


**CRYOBOX
DE CARTÓN**
(ilustrado con
el separador
de cartón)

Equipo Accesorios

	U201	U401 / U401V	U501 / U501V	U701 / U701V	U901
Gran Cryo-Rack H50 para el almacenamiento de 30 Cryoboxes H50	-	○ 9 (Máx. por modelo)	○ 12 (Máx. por modelo)	○ 15 (Máx. por modelo)	○ 18 (Máx. por modelo)
Cryo-Rack H50 / H75 / H100 para el almacenamiento de 25 Cryoboxes H50 / 15x H75 / 10x H100	○ 6 (Máx. por modelo)	○ 12 (Máx. por modelo)	○ 16 (Máx. por modelo)	○ 20 (Máx. por modelo)	○ 24 (Máx. por modelo)
D-Rack H50 / H75 / H100 para el almacenamiento de 20 Cryoboxes H50 / 15x H75 / 10x H100	○ 6 (Máx. por modelo)	○ 12 (Máx. por modelo)	○ 16 (Máx. por modelo)	○ 20 (Máx. por modelo)	○ 24 (Máx. por modelo)
D-Rack de microtitulación H22	○ 6 (Máx. por modelo)	○ 12 (Máx. por modelo)	○ 16 (Máx. por modelo)	○ 20 (Máx. por modelo)	○ 24 (Máx. por modelo)
Cryobox de cartón*	-	○ 345 (Con 9 Cryo-Racks grandes y 3 Cryo-Racks)	○ 460 (Con 12 Cryo-Racks grandes y 4 Cryo-Racks)	○ 575 (Con 15 Cryo-Racks grandes y 5 Cryo-Racks)	○ 690 (Con 18 Cryo-Racks grandes y 6 Cryo-Racks)
	H50 (al 50 x an 136 x fo 136 mm)	○ 170 (Con 6 Cryo-Racks)	○ 345 (Con 12 Cryo-Racks)	○ 460 (Con 16 Cryo-Racks)	○ 575 (Con 20 Cryo-Racks)
	H75 (al 75 x an 136 x fo 136 mm)	○ 170 (Con 6 D-Racks)	○ 320 (Con 12 D-Racks)	○ 430 (Con 16 D-Racks)	○ 545 (Con 20 D-Racks)
	H100 (al 100 x an 136 x fo 136 mm)	○ 90 (Con 6 Cryo-/ D-Racks)	○ 180 (Con 12 Cryo-/ D-Racks)	○ 240 (Con 16 Cryo-/ D-Racks)	○ 300 (Con 20 Cryo-/ D-Racks)
Separador de cartón para Cryoboxes H50 / H75 / H100	○ 60 (Con 6 Cryo-/ D-Racks)	○ 120 (Con 12 Cryo-/ D-Racks)	○ 160 (Con 16 Cryo-/ D-Racks)	○ 200 (Con 20 Cryo-/ D-Racks)	○ 240 (Con 24 Cryo-/ D-Racks)
S-Rack (al 100 x an 113 x fo 638 mm) para el almacenamiento de bolsas	○	○	○	○	○
Separador para S-Rack para facilitar la manipulación y la organización de bolsas	○ 6 (Máx. por modelo)	○ 12 (Máx. por modelo)	○ 16 (Máx. por modelo)	○ 20 (Máx. por modelo)	○ 24 (Máx. por modelo)
ST-Byeja reforzada	○	○	○	○	○
Registrador gráfico de temperatura sobintegrado (en forma de diagrama circular)	-	-	-	○ 3 (Máx. por modelo)	○ 3 (Máx. por modelo)
Registrador gráfico de temperatura sobintegrado (en forma de diagrama circular)	○	○	○	○	○



S-RACK

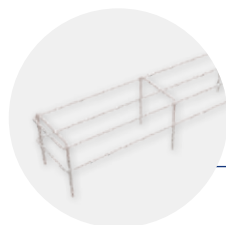

**SEPARADOR
PARA S-RACK**



**ST-BYEJA
REFORZADA**



**REGISTRADOR
GRÁFICO DE
TEMPERATURA**
(imagen
no contractual)



MODULARIDAD VERSÁTIL

Excelente capacidad de almacenamiento y modularidad
- Amplia gama de racks para cada necesidad.

Todas las funciones de un vistazo

B Medical Systems | Electrónica

La electrónica B Medical Systems ofrece una amplia gama de posibilidades de ajuste y diagnóstico, así como operaciones adicionales de protección / advertencia (mediante operaciones de alarma externa, historiales y señales individuales en pantalla).

PREMIUM LINE | Electrónica multifunción con pantalla táctil completa de 7", integrada a una altura óptima en la manija de la puerta con conexión preinstalada que permite las funciones exclusivas de monitoreo °B Connected.



● Interruptor OFF (apagado) / ON (encendido)

- Para encender, presione el botón ON/OFF durante 1 segundo. El led verde se iluminará
- Apagado protegido por contraseña. La puerta se desbloqueará automáticamente antes del apagado



● Pantalla táctil completa de 7"

Durante el funcionamiento normal, en la pantalla se muestra:

- En la parte superior: tensión de corriente, hora actual, calentador de junta y estado de inicio de sesión (nivel de usuario)
- Lado izquierdo: temperatura del sensor de regulación (la visualización de esta temperatura se puede deshabilitar mediante los ajustes) y temperatura interna indica en °C (Celsius) o °F (Fahrenheit) en incrementos de 0.1°
- Lado derecho: botones táctiles para desbloquear la puerta, acceder al menú, la limpieza, la alarma silenciosa y funciones de mensaje



● Puerto USB y lector de tarjetas SD

● Señal de alarma acústica y visual

Cuando se genera una alarma, el led rojo de alarma se ilumina y suena una señal acústica. El mensaje de alarma correspondiente aparece en la pantalla junto con la temperatura interior medida. Si se generan varias alarmas al mismo tiempo, los mensajes se indican alternativamente.



● Lector de tarjetas de clave

Login / desbloquear utilizando una tarjeta NFC

● Botones táctiles

- Botón DESBLOQUEO DE PUERTA: desbloquea la puerta del dispositivo
- Botón LIMPIAR: el botón de limpieza permite al usuario deshabilitar la capacidad táctil de la pantalla por un breve período de tiempo para poder limpiar la pantalla. Este botón se reemplaza por el botón de cierre de sesión cuando ningún usuario está conectado
- Botón MENÚ: permite acceder a la pantalla del menú
- Botón SILENCIAR ALARMA: desactiva la alarma acústica durante un periodo de tiempo predefinido
- Botón ALARMA Y ADVERTENCIA: durante una advertencia o situación de alarma, el color de este botón y el nivel correspondiente cambiarán. A la información sobre la alarma activa y la advertencia se accede pulsando el botón de mensaje



Para un control y protección óptimos

B Medical Systems | °B Connected & RTMD



°B CONNECTED | SOFTWARE DE MONITOREO

Software universal para monitorear dispositivos de refrigeración incluyendo la adquisición, el registro y la visualización de datos de temperatura.



- Único software de monitoreo en la gama completa de “Blood Management Solutions” y productos de “Medical Refrigeration”
- Interfaces basadas en web para computadoras y dispositivos móviles
- Diseño moderno para un uso sencillo e intuitivo
- Pantalla gráfica de curvas de temperatura
- Historial integrado de eventos y actividades de los componentes del aparato
- Registro de datos en una base centralizada de datos para archivar a largo plazo
- Configuración sencilla de transmisión específica de alarmas por e-mail o mensaje de texto
- Generación de informes con recopilación de datos y actividades esenciales
- Exportación de datos detallados de temperatura y del dispositivo para softwares de terceros
- Importante ventaja de precio en comparación con un registrador gráfico circular tradicional y sus repuestos
- REST API para acceder a los datos brutos directamente desde la base de datos en modo de solo lectura

BENEFICIOS CLAVE:

- Única interfaz para monitorear la gama completa de dispositivos de refrigeración
- Base centralizada de datos que ofrece acceso a la red completa del cliente

1 CONFIGURACIÓN




GESTIÓN DE USUARIOS

- Contraseña de inicio de sesión
- Derecho de acceso



AJUSTES DEL DISPOSITIVO

- Información del dispositivo
- Configuración del dispositivo y usuarios

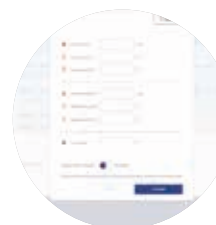

PERFIL DE ALARMA

- Parámetros del perfil de alarma (día, hora, minuto)
- Gestión de alarma

2 VISUALIZACIÓN




PANTALLA DETALLADA

- Diseño optimizado para dispositivos móviles y táctiles compatibles
- Soporte de varios idiomas
- Datos en tiempo real: temperaturas actuales, punto de ajuste, límite superior e inferior, estado de la puerta, tiempo de ejecución del compresor
- Datos de registro: eventos, alarmas dentro de fecha/hora, tipo de evento, descripción del evento. Función de confirmación de evento y alarma
- Ajuste de parámetros de cada dispositivo: ajustes de fábrica, reloj en tiempo real, idioma, versión de firmware, dirección RS485, dirección IP

°B Connected y RTMD ofrecen un sistema altamente flexible que se adapta a los requisitos de un cliente específico

- > Documentación completa y legalmente segura de los datos de temperatura
- > Uso completo y posibilidades de diagnóstico

3 ANÁLISIS

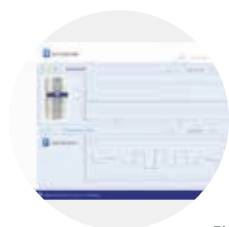


GRÁFICOS EN TIEMPO REAL

- Gráfico de progreso de la temperatura (en tiempo real)
- Eje de tiempo ajustable
- Navegación sin conexión



CENTRO DE CONTROL

- Vista general (monitor de control) de todos los aparatos monitoreados:
- información sobre el estado, nombre del aparato, ubicación, conexión, límite inferior y superior, temperatura actual, eventos/alertas
 - Panel para combinar varias mediciones de temperatura en un solo gráfico

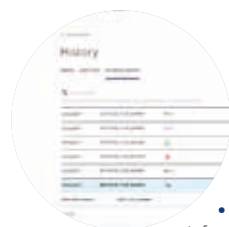

ANÁLISIS INTERACTIVO

- Sin limitación en cuanto a intervalo de tiempo
- Libremente escalable
- Información detallada para cualquier momento
- Datos de temperatura, eventos y alarmas
- Historial de inicio de sesión y traza de auditoría



ANÁLISIS IMPRESOS

- Impresión personalizada de informes por día, semana y mes
- Exportación en varios tipos de archivo
- Formato estandarizado

RTMD | DISPOSITIVO DE MONITOREO REMOTO DE TEMPERATURA (INTEGRADO)

Módulo de hardware que monitorea todas las condiciones de operación y las pasa a través de nuestra red Vaclog basada en la web, lo que garantiza una cadena de frío confiable y de alto rendimiento 24/7.

- Registrador de temperatura en monitoreo en tiempo real
- Incluye chip SIM con comunicación prepaga durante el período de garantía acordado contractualmente
- Crucial para la vigilancia de la cadena de frío y el monitoreo de vacunas
- Batería recargable
- Monitoreo remoto a nivel mundial y acceso a la información a través de la WEB
- La cobertura de red 2G/3G/4G es necesaria para opera
- Posicionamiento en mapas de Google usando el módulo GPS integrado
- Las alarmas incluyen desviaciones en las temperaturas y aperturas de tapas
- Las alarmas se envían por mensajes de texto o SMS y/o correo electrónico





Blood Management Solutions

Manejo global y seguro de la sangre: desde la recolección hasta la transfusión, el transporte, el procesamiento y el almacenamiento



Vaccine Cold Chain

Soluciones confiables para una vacunación segura alrededor del mundo



Medical Refrigeration

Tecnología de vanguardia para las exigentes necesidades del mundo de la medicina

Nuestra experiencia global



Soporte y servicio posventa

Nos esforzamos para brindarle un servicio con los más altos estándares, no sólo a través de nuestros exclusivos socios y distribuidores para mantenimiento y servicios, sino también en la resolución de problemas en segunda línea y el servicio posventa. Este grupo de ingenieros en planta está allí para ayudar a nuestros socios y a usted a encontrar la mejor solución para sus necesidades de almacenamiento en frío.



SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

B Medical Systems (anteriormente Dometic Medical Systems) tiene más de 40 años de experiencia en el sector de la refrigeración médica.

La empresa, conocida antiguamente como Electrolux Medical Systems, fue fundada en 1979 cuando la Organización Mundial de la Salud se puso en contacto con Electrolux en Vianden (Luxemburgo) para desarrollar una solución para el almacenamiento y transporte seguro de vacunas alrededor del mundo. En 2001, Electrolux Medical Systems pasó a formar parte de Dometic Group, y cambió su nombre a Dometic Medical Systems. En 2015 después de MBO, la empresa fue nombrada B Medical Systems.

B Medical Systems S.à r.l.

17, op der Hei
L - 9809 Hosingen, Luxembourg

Tel.: (+352) 92 07 31-1
info@bmedicalsyste.ms.com



www.bmedicalsyste.ms.com

WE SUPPORT



Desde 2019 B Medical Systems ha estado comprometido con la iniciativa de responsabilidad corporativa del Pacto Mundial de la ONU y sus principios en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.

Luxemburgo, en el corazón de Europa

